

Phosphatesmo MI

-benzi de testare pentru determinarea rapida a fosfatizei alcaline din lapte -

Phosphatesmo MI este un ajutor important pentru o verificare rapidă a pasteurizării corecte a laptelui.

Conținutul kit-ului de testare:





- 1 recipient de aluminiu cu 50 benzi de testare
- 50 pungi PE

Indicații generale:

- Extrageți doar numărul de benzi de testare necesar utilizării imediate
- Închideți recipientul imediat după extragerea unei benzi
- Nu atingeți câmpul de testare

Instrucțiuni de utilizare:

1. Cufundați rapid banda de testare în lapte
2. Scuturați excesul de lichid
3. Pentru a împiedica uscarea zonei de impact a benzii de testare, introduceți banda de testare în punga PE închisă. Utilizați o pungă nouă pentru fiecare test pentru a evita contaminarea încrucișată
4. Incubați banda de testare la 36 °C timp de 1 oră

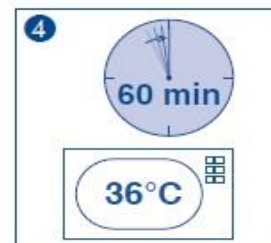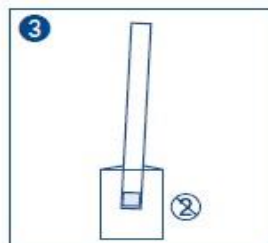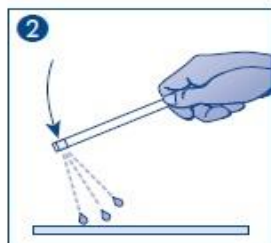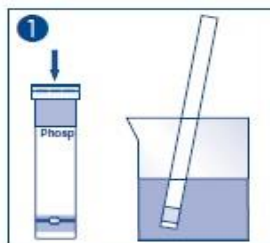



Importator si Distribuitor Autorizat

MACHEREY-NAGEL

TESTE RAPIDE - ANALIZA APEI - HARTIE DE FILTRU - CROMATOGRAFIE



Interpretare:

În prezența fosfatazei alcaline, câmpul de testare devine galben. În acest moment se poate opri incubarea. Pentru măsurătorile de control utilizați lapte crud și lapte încălzit. Culoarea galbenă indică prezența laptelui crud sau faptul că laptele nu a fost suficient încălzit. Absența culorii indică faptul că pasteurizare a fost efectuată corect.

Limita de sensibilitate:

Limita de sensibilitate: 0,5 % lapte crud în lapte pasteurizat

Depozitare:

Evitați expunerea benzilor de testare la lumina directă a soarelui și la umiditate. Depozitați recipientul la loc răcoros și uscat (temperatură de depozitare: +2° - +8°C). Depozitate corect, benzile de testare pot fi utilizate până la data termenului de garanție imprimată pe ambalaj.

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Rev 2018-09 A011801/906 12/098

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.

| RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | T/F: +4021.220.66.30 |
| M: +40773.74.23.20 | E: office@adis-international.ro | W: www.adis-international.ro |