

## PEROXTESMO MI

- benzi de testare pentru detectarea lactoperoxidazei în lapte -

Enzima denumită lactoperoxidază este întotdeauna prezentă în laptele crud. Aceasta va fi dezactivată numai prin aducere la temperaturi ridicate (lapte UHT) și nu prin pasteurizare normală. Astfel, acest tip de hârtie de testare va reacționa negativ cu lactoperoxidaza prezentă în laptele UHT și pozitiv cu lactoperoxidaza prezentă în laptele pasteurizat.

### Prezentare:

- Cutie cu 100 hârtii de testare 15x15 mm

### Reactia de colorare:

- Peroxtesmo MI reacționează cu lactoperoxidaza colorând fundalul alb cu pete albastre

### Instrucțiuni de utilizare:

- Extrageți o hârtie de testare din cutie.
- Închideți imediat cutia.
- Aplicați o picătură de lapte pe hârtia de testare și în decurs de 2 minute prezența lactoperoxidazei va fi detectată și evidențiată printr-o pată albastră.





Importator si Distribuitor Autorizat

**MACHEREY-NAGEL**

TESTE RAPIDE - ANALIZA APEI - HARTIE DE FILTRU - CROMATOGRAFIE



**Observatie:**

- Nu vor fi luate în considerare schimbările de culoare survenite după 2 minute. Prezența Azidiolului conduce la o reacție de colorare mai slabă.

**Limita de sensibilitate:**

3% lapte crud în lapte UHT

**Depozitare:**

Protejați produsul de lumina directă a soarelui și de umiditate. Depozitați recipientul la loc răcoros și uscat (temperatură de depozitare sub 20 °C).

<b>REF</b> Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b> Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
<b>Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!</b>	<b>Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia</b>
<b>Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Límites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury</b>	<b>Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu</b>
<b>Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia</b>	<b>Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty</b>
<b>Ausreichend für &lt;n&gt; Prüfungen / Contains sufficient for &lt;n&gt; tests / Contenu suffisant pour &lt;n&gt; tests / Contenido suficiente para &lt;n&gt; tests / Voldoende voor &lt;n&gt; tests / Contenuto sufficiente per &lt;n&gt; test / Wystarczająco dla kontroli &lt;n&gt;</b>	

Rev. 2016-06 PD 02811 / A028031 / 90627 / 0662

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

**S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.**

| RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | T/F: +4021.220.66.30 |  
| M: +40773.74.23.20 | E: [office@adis-international.ro](mailto:office@adis-international.ro) | W: [www.adis-international.ro](http://www.adis-international.ro) |