

## pH-Fix 0-14

benzi pentru determinarea pH-ului

Continut:

100 benzi testare

1 scala colorimetrica 0-14

Instructiuni de utilizare:

1. Introduceti banda de testare pentru o secunda in solutie (aveti grija sa introduceti toate zonele de testare in solutie)
2. Scuturati banda de testare de surplusul de lichid
3. Comparati cu scala colorimetrica



**Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul!**

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany  
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com) · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.**

RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | Tel/Fax: 021.220.66.30  
| M: +40773.74.23.20 | E: [office@adis-international.ro](mailto:office@adis-international.ro) | W: [www.adis-international.ro](http://www.adis-international.ro) |