



Importator si Distribuitor Autorizat

MACHEREY-NAGEL

TESTE RAPIDE - ANALIZA APEI - HARTIE DE FILTRU - CROMATOGRAFIE



pH-Fix 4.5-10 benzi pentru determinarea pH-ului

Continut:

100 benzi testare

1 scala colorimetrica 4.5-10

Instructiuni de utilizare:

1. Introduceti banda de testare pentru o secunda in solutie (aveti grija sa introduceti toate zonele de testare in solutie)
2. Scuturati banda de testare de surplusul de lichid
3. Comparati cu scala colorimetrica

Pentru determinarea pH-ului din urina, colectati prima urina dimineata si introduceti un test pentru 1 secunda, astfel incat sa fie acoperite toate cele 3 zone de testare. Asteptati 2 minute si comparati cu scala colorimetrica.



Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul!

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.

RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | Tel/Fax: 021.220.66.30
| M: +40773.74.23.20 | E: office@adis-international.ro | W: www.adis-international.ro |