



Importator si Distribuitor Autorizat

MACHEREY-NAGEL

TESTE RAPIDE - ANALIZA APEI - HARTIE DE FILTRU - CROMATOGRAFIE



SALTESMO

- Hârtie de testare pentru determinarea semi-cantitativă a clorurii, bromurii și iodurii -

SALTESMO este potrivită în mod special pentru verificările rapide ale concentrațiilor ionului halogen. Concentrațiile date pot fi verificate rapid și se poate determina cu ușurință dacă este exactă concentrația pretinsă.

Reactia de colorare:

SALTESMO reacționează cu clorura, bromura și iodura schimbând culoarea de la roșu-marou la galben. Dimensiunea cercului decolorat (galben) este proporțională cu concentrația totală de clorură, bromură și iodură.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Scoateți un disc de test și reasezați imediat capacul pentru a proteja de lumină discurile rămase.
2. Perforați discul exact în mijloc cu acul furnizat.
3. Introduceți discul perforat în amestecul de testare.
4. În cel mult 2 minute discul este saturat, îndepărtați discul din amestecul de testare și comparați dimensiunea suprafeței decolorate (galbene) cu scala de referință.
Concentrația poate fi citită în g/L de NaCl, KCl, NaBr sau KI.
În cazul în care concentrațiile le depășesc pe cele date pe scala de referință, amestecul de testare trebuie diluat cu apă distilată și, în mod evident, această diluție trebuie luată în considerare la calculul concentrației.
Ionii de fluor nu sunt determinați.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

S.C. ADIS INTERNATIONAL S.R.L.

| RO 5222032 | J40/1202/1994 | Calea Crangasi 48, sector 6, Bucuresti, Romania | T/F: +4021.220.66.30 |
| M: +40773.74.23.20 | E: office@adis-international.ro | W: www.adis-international.ro |